

• Características

- Fabricado completamente en acero inoxidable 316L.
- Puntas de muestreo intercambiables para diferentes volúmenes.
- Longitudes: 50 cm, 100 cm y 150 cm.
- Diámetro: 1,2 cm.
- Volúmenes disponibles: De 0 a 1 ml.
- Diámetro: 1,5 cm.
- Volúmenes disponibles: De 1,1 a 5 ml.

• Modo de uso

1. Introducir el muestreador previamente esterilizado en el envase contenedor de polvo a muestrear.
2. Presionar la varilla trasera en el punto deseado de muestreo para permitir que la punta de recolección se abra.
3. Tirar de la varilla para que la punta de recolección se cierre reteniendo la muestra dentro del cuerpo del muestreador.
4. Presionar la varilla para vaciar el muestreador.




• Usos

Para muestreo de pequeñas cantidades de polvos, diseñado según normas GMP y FDA. Utilizado en las industrias farmacéutica y cosmética, entre otras.

• Instrucciones para el desarme

1. Retirar la tapa protectora (D) de la punta (C).
2. Desenroscar la punta (C) de la varilla (B).
3. Tirar de la empuñadura de la varilla (B) hacia el extremo superior retirando el cuerpo interior (B) del muestreador del cuerpo exterior (A).

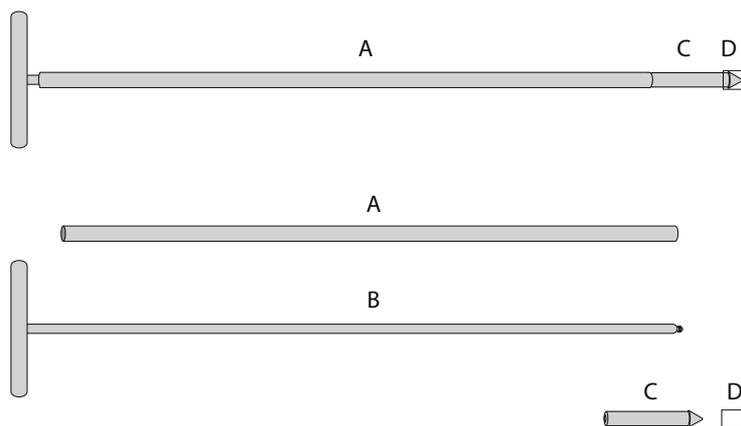

• Productos disponibles

Código	Diámetro	Volumen de muestreo	Longitud
BP-MM-0-1-050	1,2 cm	0-1 ml	50 cm
BP-MM-0-1-100	1,2 cm	0-1 ml	100 cm
BP-MM-0-1-150	1,2 cm	0-1 ml	150 cm
BP-MM-1-5-050	1,5 cm	1,1-5 ml	50 cm
BP-MM-1-5-100	1,5 cm	1,1-5 ml	100 cm
BP-MM-1-5-150	1,5 cm	1,1-5 ml	150 cm

Cada muestreador incluye una punta de volumen a elección del cliente.